

คู่มือชุดทดสอบ


สารประกอบโปรทในเครื่องสำอาง

อุปกรณ์ชุดทดสอบ

รายการ	5 test	10 test	50 test
น้ำยา MR	1 ขวด	1 ขวด	1 ขวด
หลอดทดสอบ	5 อัน	10 อัน	50 อัน
หลอดดูดน้ำยา MR 2	2 อัน	2 อัน	4 อัน
แท่งตักตัวอย่าง	5 อัน	10 อัน	50 อัน
ถุงมือ	1 คู่	1 คู่	1 คู่
คู่มือการใช้งาน	1 แผ่น	1 แผ่น	1 แผ่น

วิธีการทดสอบ

1. ใช้แท่งตักตัวอย่างครีม ทาลงในหลอดทดสอบบาง

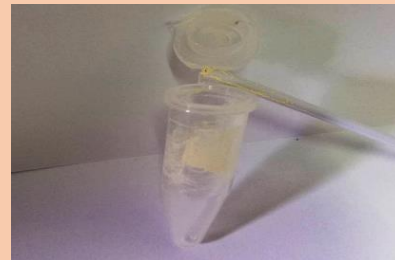

2. หยดน้ำยา MR ลงในหลอดทดสอบที่มีตัวอย่างจำนวน 10 หยด
เขย่าเบาๆ 30 ครั้ง จับเวลา 1.30 นาที แล้วแปลผล



แปลผล



ตรวจพบสารประกอบโปรทตรวจพบ (สีอิฐอำไพ)

สีอื่นๆตรวจไม่พบสารประกอบโปรท

ตรวจพบสารประกอบโปรทในปริมาณต่ำสุด ในตัวอย่างโลชั่นเท่ากับ 0.01% และในตัวอย่างครีมเท่ากับ 0.03% โดยน้ำหนัก

การเก็บน้ำยาชุดทดสอบ

1. เก็บในตู้เย็นอุณหภูมิ 2-8 C (ก่อนนำมาใช้งานให้ตั้งน้ำยาให้ได้อุณหภูมิห้อง แล้วเขย่าก่อนใช้งาน)

2. เก็บให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

คำแนะนำ

1. สวมถุงมือก่อนใช้ชุดทดสอบทุกครั้ง
2. ควรใช้ชุดทดสอบในที่อากาศถ่ายเท สะดวก
3. เมื่อน้ำยาทดสอบหกราดผิวหนัง ให้ซับด้วยกระดาษทิชชูแล้วล้างด้วยสบู่ ให้สะอาด

ผลิตโดย : มาสเตอร์ แล็บ

65 ม.3 ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000

โทรศัพท์ 096-1577303

Email : tnetest.roiet@gmail.com

จัดจำหน่ายโดย : บริษัท พี สมาร์ท ซายเอนซ์ จำกัด

211/2 หมู่บ้านพฤษภาวิไล 35 ถ.นครินทร์ ต.บางไผ่ อ.เมือง
จ.นนทบุรี 11000

โทรศัพท์ 02-4493941, 02-8816660 แฟกซ์ 02-1170163