

วิธีใช้ชุดทดสอบไฮโดรควิโนนในเครื่องสำอาง

ความไวชุดทดสอบเท่ากับ 0.006% ในครีมเบสเหนียว และ 0.01% ในโลชั่น
อุปกรณ์

1. จานหลุมทดสอบ จำนวน 3 อัน
2. ไม้ตักตัวอย่าง จำนวน 20 อัน
3. น้ำยาทดสอบ Hydroquinone

วิธีการทดสอบ

1. ตักตัวอย่างครีมเท่าเม็ดถั่วลิสง หรือตัวอย่างโลชั่นจำนวน 2 หยด
2. หยดน้ำยาทดสอบจำนวน 2 หยด ลงในตัวอย่าง
3. ใช้ไม้ตักตัวอย่าง ผสมตัวอย่างให้เป็นเนื้อเดียวกัน 30 วินาที

การแปลผล



สีเทา อ่านผล ตรวจพบไฮโดรควิโนน
สีอื่น ๆ อ่านผล ไม่พบไฮโดรควิโนน

